



BIOFORM FNC

NEUTRALISANT POUR FORMALDÉHYDE

DESCRIPTION :

BIOFORM FNC neutralise rapidement et efficacement les déversements de solution de formaldéhyde. Dans l'espace de 3 – 10 minutes, **BIOFORM FNC** immobilise complètement les solutions concentrées (15 à 37 %) et élimine les vapeurs.

Les résidus sont inoffensifs pour l'environnement et peuvent être manipulés en toute sécurité.

BIOFORM FNC est pratiquement non toxique et d'utilisation sécuritaire.

BIOFORM FNC est le produit de choix pour la neutralisation des déchets de solutions de formaldéhyde dans les hôpitaux et les laboratoires médicaux. (veuillez consulter la fiche descriptive sur les applications en institutionnelles.)

MODE D'EMPLOI:

*Un litre de **BIOFORM FNC** neutralisera environ :*

670 ml de formaldéhyde 37%

2500 ml de formaldéhyde 10%

6 000 ml de formaldéhyde 4%

En cas de déversement, utilisez un couvre égout ou un coussin absorbant pour bloquer l'accès aux égouts. Appliquez **BIOFORM FNC** avec un vaporisateur ou tout autre moyen, directement sur le déversement, en commençant par l'extérieur, pour aller vers le centre. En moins de 10 minutes, (peut être plus longtemps à basse température) la solution concentrée deviendra une masse solide de couleur rose.

La même période sera requise pour neutraliser les solutions diluées, pour former une émulsion de résidus.

Les résidus liquides peuvent être absorbés ou peuvent être absorbés ou rincés selon les règlementation locales.

ATTENTION : Portez un équipement de protection approprié lors de l'application du **BIOFORM FNC**.

COMPOSITION :

Contient : 1 – 5 % p/p Phosphate d'urée N° CAS: 9861-19-2, Excipients jusqu'à 100%.

FORMATS DISPONIBLES :

4L et 4x4L

CONDITION DE STOCKAGE :

Stocker dans un endroit bien ventilé.

Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Protéger du rayonnement solaire.

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE RECOMMANDÉE :

15 – 25° C. (60 – 77° F)

